

GUÍA DE REFERENCIA RÁPIDA PARA LA OPERACIÓN DE LA CENTRÍFUGAS BX (SERIE DE CENTRÍFUGAS C880)

PANEL DE CONTROL



PANTALLA LCD Y SÍMBOLOS

1. En operación	7. Rotor 3 (24 microtubos)	
2. Freno activado	8. Pantalla principal presenta valores de las modalidades 9, 10 y 11	
3. Tapa abierta	9. Fuerza G (Fuerza Centrífuga Relativa)	
4. Alarma / Advertencia	10. Velocidad en RPM	
5. Rotor 1 (6 tubos de 10 mL)	11. Temporizador	
6. Rotor 2 (hematocrito)		

APERTURA DE EMERGENCIA DE LA TAPA

Para abrir la tapa en situaciones de emergencia use la herramienta incluida con el equipo o un destornillador pequeño. Insértelo en el agujero indicado en la foto y empuje hacia la izquierda.
Solo use este método en caso de emergencia.



Agujero de emergencia para abrir la tapa

CAMBIO DEL ROTOR

1. Apague y desenchufe el equipo.
2. Remueva la tuerca que sujeta el rotor y saque el rotor.
3. El eje de la centrifuga tiene un relieve (marcado en rojo en la foto) donde se encaja una ranura (marcado en amarillo) que se encuentra en la base del rotor.
4. Asegúrese que el rotor esté montado correctamente en el eje.
5. Reemplace y ajuste la tuerca.

